

Fragestellung**Durchführung**

- Wähle von vorne **drei** Proben aus!
- Überführe eine kleine Menge der Proben in je ein Reagenzglas.
- Entzünde den Gasbrenner
- Stelle die rauschende Flamme ein.
- Erhitze die Reagenzgläser nacheinander vorsichtig in der Brennerflamme!

**WICHTIG:**

- Die Stoffe werden maximal eine Minute lang erhitzt!
- Die Öffnung des Reagenzglases wird beim Erhitzen NIEMALS auf Personen gerichtet!

Beobachtungstabelle

The image shows a full page of graph paper with a light gray grid. At the top center, there is a dark gray rectangular header box. Inside this box, the word "Beobachtungstabelle" is written in a bold, black, sans-serif font.

